

DAB 显色试剂盒

说明书编号: 40412a

产品编号: DAB-0031/1031

前言

本试剂盒适用于辣根过氧化酶 (HRP) 系统的免疫组化染色, 如 EliVision、MaxVision 和 SP 法等。

试剂盒组成

试剂 A: DAB 缓冲液 (20×)

试剂 B: DAB 底物 (20×)

试剂 C: DAB 色原 (20×)

使用方法

在小试管中先加入 0.85 ml 蒸馏水, 再按试剂 A、B、C 顺序加入试剂各 50 μ l, 混匀即成 DAB 显色液, 若出现沉淀可过滤后使用。配制好的溶液应避光存放, 30 分钟内有效, 染色结果为棕色。室温下染色时间约 3-10 分钟, 一般在显微镜下根据颜色的发展情况掌握染色时间。

试剂盒规格及贮存条件

规格: 3ml (600 片) / 15ml (3000 片)

贮存条件: 2-8°C 保存, 有效期 12 个月。

注意事项

在使用过程中, 应穿上工作服, 戴上手套, 在通风橱中进行操作。请勿将试剂沾染到皮肤、眼睛或衣物上。一旦发生以上情况, 应立即用大量的水冲洗。

本产品仅供研究用。

E-mail: info@maxim.com.cn

<http://www.maxim.com.cn>

免费电话: 800-8581156 400-8899853

传真: 0591-83720685