

AEC 显色试剂盒

说明书编号: 40415a

产品编号: AEC-0037

前言

本试剂盒适用于辣根过氧化酶(HRP)系统的免疫组化染色, 如 EliVision、MaxVision 和 SP 法等。

试剂盒组成

试剂 A: AEC 缓冲液(20×)

试剂 B: AEC 底物(20×)

试剂 C: AEC 色原(20×)

使用方法

在小试管中先加入 0.85ml 蒸馏水, 再加 50 μ l 的试剂 A 混匀。接着按试剂 B、C 顺序加入试剂各 50 μ l, 混匀即成 1ml 的 AEC 显色液。配制好的溶液应避光存放, 30 分钟内有效。该底物与过氧化酶反应生成红色不溶物。37 $^{\circ}$ C 环境下染色时间约 10-15 分钟, 必要时可延长至 30 分钟, 以得到满意的结果。一般在显微镜下根据结果颜色的发展情况掌握染色时间。

试剂盒规格及贮存条件

规格: 3ml (600 片)

贮存条件: 2-8 $^{\circ}$ C 保存, 有效期 12 个月。

注意事项

在使用过程中, 请勿将试剂沾染到皮肤或衣物上。一旦发生以上情况, 应立即用大量的水冲洗。

本产品仅供研究用。

E-mail: info@maxim.com.cn

<http://www.maxim.com.cn>

免费电话: 800-8581156 400-8899853

传真: 0591-83720685