

---

# BCIP/NBT 显色剂

说明书编号: 40418a

产品编号: NBT-2200/2211/2222

## 前言

本试剂为即用型, 适用于碱性磷酸酶系统的免疫组化染色, 如 SAP 法等。

## 使用方法

使用时, 直接滴加 1-2 滴试剂于组织片上即可。室温避光环境下显色 10-15 分钟, 结果染为蓝黑色。必要时可延长至 30 分钟, 以得到满意的结果。一般在显微镜下根据颜色的发展情况掌握染色时间。

## 试剂盒规格及贮存条件

规格: 6ml (60 片) / 15ml (150 片) / 60ml (600 片)

贮存条件: 2-8℃ 保存, 有效期 12 个月。

## 注意事项

在使用过程中, 请勿将试剂沾染到皮肤、眼睛或衣物上。一旦发生以上情况, 应立即用大量的水冲洗。

**本产品仅供研究用。**

E-mail: [info@maxim.com.cn](mailto:info@maxim.com.cn)

<http://www.maxim.com.cn>

免费电话: 800-8581156 400-8899853

传真: 0591-83720685