

加强型 DAB 显色试剂盒

说明书编号: 40403a

产品编号: DAB-2031/2032

前言

加强型 DAB 显色试剂盒是应用于辣根过氧化物酶 (HRP) 系统的免疫组化染色, 如 SP、EliVision、MaxVision 法等。一般的 DAB 在配制后 30 分钟内使用, 30 分钟后显色效应可能发生不同程度的消减, 而加强型 DAB 的稳定性显著提高, 配制后的 DAB 溶液在避光、2-8℃ 环境下可以保存一周时间, 显色效果同新鲜配制的 DAB 一致, 这样可以有效减少 DAB 配制频率和减少试剂浪费。

试剂盒组成

试剂 A: DAB 缓冲液 (即用型)

试剂 B: DAB 底物 (20×)

试剂 C: DAB 色原 (20×)

使用方法

在小试管中先加入试剂 A 1ml, 再按试剂 B、C 顺序加入试剂各 1 滴或 50 μl, 混匀即成 DAB 显色液。染色结果为棕色。室温下染色时间约 3-10 分钟, 一般在显微镜下根据颜色的发展情况掌握染色时间。

试剂盒规格及贮存条件

规格: 50ml/250ml

贮存条件: 2-8℃ 保存, 有效期 12 个月。

注意事项

在使用过程中, 应穿上工作服, 戴上手套, 在通风橱中进行操作。请勿将试剂沾染到皮肤、眼睛或衣物上。一旦发生以上情况, 应立即用大量的水冲洗。

本产品仅供研究用。

E-mail: info@maxim.com.cn

<http://www.maxim.com.cn>

免费电话: 800-8581156 400-8899853

传真: 0591-83720685